
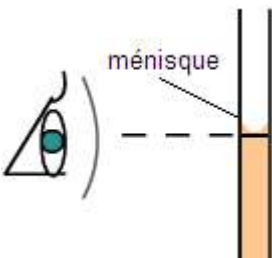


## Fiche d'évaluation des techniques opératoires utilisation de la burette

mode opératoire	remarques	Points évalués	Qualité de la manipulation
<p>La burette doit être fixée par une pince en position verticale.</p> <p>Rincer la burette à l'aide du liquide de remplissage.</p>		Rinçage de la burette avec la solution de remplissage.	
<p>Placer sous la burette un bécher-poubelle.</p> <p>Remplir la burette de liquide jusqu'à dépasser la graduation zéro.</p> <p>Attendre que les bulles d'air formées lors du remplissage soient remontées à la surface, puis ouvrir le robinet pour amener le bas du ménisque au niveau de la graduation zéro.</p> <p>La burette est alors prête à être utilisée.</p>	<p>Burette</p> 	<p>Absence de bulle d'air</p> <p>Ajustage du zéro</p>	
<p>Placer un récipient sous la burette et ouvrir le robinet.</p> <p>Lorsque le niveau de liquide approche de la graduation correspondant au volume à verser, agir sur le robinet pour obtenir un débit plus faible.</p> <p>Fermer le robinet lorsque le bas du ménisque atteint la graduation.</p>		<p>Repérage correct des niveaux (lecture horizontale – coïncidence entre le bas du ménisque et la graduation)</p>	